

德国赫施曼

EM有机型瓶口分配器

——高精度高性价比的分液方案



EM有机型瓶口分配器

德国Hirschmann推出的EM瓶口分配器是一款可以分取实验室常规酸、碱、盐试剂和有机溶剂的瓶口分配器，其独特的设计保证了使用的精度，坚固耐用！

德国Hirschmann产品广泛应用于欧美发达国家环保监测、食药安全检测和第三方检测实验室，制药、化工的质量控制和研发实验室，及其它工业生产的质量控制和在线检测。必将辅助提高国内检验检测能力达到国际先进水平，同时为国内工业提升竞争力做出贡献！



整机可在121℃高温高压灭菌，用于各种无菌分装操作。



与液体接触部分采用耐腐蚀复合材料，可操作各类常用酸、碱、有机物等试剂，特别针对色谱试剂。



较高的精度，可达0.6%。
容量调节应用机械化数字调节原理，避免人为误差。



多种配件支持，可用于96孔板、384孔板分液，或管架样品连续分液。

应用领域

专门针对高校、科研机构、检测认证机构的常规实验设计，如移取色谱试剂、ELISA过程、微生物检测中的液体培养基无菌分装等，均可完美适配！

标准配置

- 带有A32螺纹接头的EM有机瓶口分配器1个
- 转换接头：A28、S40和A45
- 排液管1根，进液管1根
- 安装扳手1个，全检质量报告和操作手册各一套


容量 ml	最小分度 ml	精度 ≤	误差 ≤	订货号
2-10	0.25	0.6% 60ul	0.1% 10ul	9340200
10-60	1	0.6% 360ul	0.1% 60ul	9360200



德国Hirschmann瓶口分配器化学适应表

化学试剂		EM	化学试剂		EM
Dobromoethane-1,2	1,2-二溴乙烷	—	Sulfurchloride	氯化硫	—
Ethylhexanol-1	2-乙基-1-己醇	+	Aluminiumchloride	氯化铝	+
Aminoacids	氨基酸	+	Magnesiumchloride	氯化镁	+
Glycine	氨基乙酸10%	+	Sodiumchloride	氯化钠	+
Ammonia	氨水26%	+	Nickelchloride	氯化镍	+
Ammoniumalum	铵明矾	+	Zinkchloride	氯化锌10%	+
Gelatine	白明胶	+	Ferric	氯化亚铁	+
Benzene	苯	+	Chlorosulfonicacid	氯磺酸	—
Aniline	苯胺	+	Calciumchlorate	氯酸钙	+
Benzenesulfonicacid	苯磺酸	+	Potassiumchlorate	氯酸钾	+
Benzaldehyde	苯甲醛	+	Chloroethanol	氯乙醇100%	—
Benzoicacid	苯甲酸	+	Chloroaceticacid	氯乙酸50%	+
Benzoylchloride	苯甲酰氯	+	Maleicacid	马来酸	+
Acetophenone	苯乙酮	+	Kerosine	煤油	+
Alanine	丙氨酸	+	Pyridine	吡啶	+
Acetone	丙酮	+	Urea	尿素	+
Acrylonitrile	丙烯腈	+	Uricacid	尿酸	+
Acrylicacid	丙烯酸	+	Citricacid	柠檬酸	+
Oxalicacid	草酸	—	Boricacid,	硼酸10%	+
Ammoniumoxalate	草酸铵	+	Arsenicacids	砷酸	+
Gas oil	柴油	+	Glucose	葡萄糖	+
Calciumhypochlorite	次氯酸钙	+	Petrol gas	汽油	+
Sodiumhypochlorite	次氯酸钠15%	+	Glycolicacid	羟基乙酸	—
Ammoniumacetate	醋酸铵	+	Hydrofluoricacid	氢氟酸	—
Butylacetate	醋酸丁酯	+	Mercurycyanide	氯化汞	+
Potassiumiodide	碘化钾	+	Hydrobromicacid	氢溴酸50%	+
Butylamine	丁胺	+	Calciumhydroxide	氢氧化钙	+
Butylalcohol	丁醇	+	Magnesiumhydroxide	氢氧化镁	+
Butyleneglycol	丁二醇	+	Sodiumhydroxide	氢氧化钠50%	+
Succinicacid	丁二酸	+	Potassiumcyanide	氰化钾	+
Butylphenol	丁基苯酚	+	Lacticacid	乳酸85%	+
Butylglycol	丁基乙二醇	+	Lactose	乳糖水	+
Butanetriol	丁三醇	+	Tricluoroaceticacid	三氟乙酸	—
Butyricacid	丁酸100%	—	Phosphoroustrichloride	三氯化磷	+
Chlorobutane	丁烷100%	—	Trichloroaceticacid	三氯乙酸	+
Butylphenol, P-Tert	对叔丁基酚	+	Trichloroethane	三氯乙烷	—
Diethyleneglycol	二甘醇	+	Trichloroethylene	三氯乙烯	—
Xylene	二甲苯	—	Nitritriethanole	山梨糖醇	+
Dimethylaniline	二甲苯胺	—	Cetylalcohol	十六醇	+
Dimethylformamide(Dmf)	二甲替甲酰胺	+	Kerosense	石油	+
Carbondisulfide	二硫化碳	—	Naphta	石油醚	+
Dichlorodifluoromethane	二氯二氟甲烷	—	Diacetonealcohol	双丙酮醇	+
Stannouschloride	二氯化锡	+	Salicylicacid	水杨酸	+
Dichloromethane	二氯甲烷	+	Terachloromethane	四氯化碳	—
Dichloroaceticacid	二氯乙酸	—	Stannicchloride	四氯化锡	+
Dichloroethane	二氯乙烷	—	Terachloroethane	四氯乙烷	—
Dioxane	二氧杂环乙烷	+	Tetrahydrofuran(Thf)	四氢呋喃	—
Diethylether	二乙醚	+	Turpentine	松节油	—
Fluorisilicicacid	氟硅酸32%	+	Ammoniumcarbonate	碳酸铵50%	+
Aluminiumfluoride	氟化铝	+	Calciumcarbonate	碳酸钙	+
Sodiumfluoride	氟化钠	+	Potassiumcarbonate	碳酸钾	+
Trifluorotrichloroethane	氟氯乙烷	—	Magnesiumcarbonate	碳酸镁	+
Glycerol	甘油	+	Calciumbicarbonate	碳酸氢钙	+
Potassiumperchlorate	高氯酸钾	+	Amylalcohol	戊醇	+
Potassiumpermanganate	高锰酸钾	+	Amylchloride	戊基氯	—
Chromalum	铬矾	+	Diethylketone	戊酮	+
Chromosulfuricacid	铬硫酸	—	Pentane	戊烷	—
Chromicacid	铬酸	—	Allylalcohol	烯丙醇	+
Potassiumchromate	铬酸钾	+	Nitrobenzene	硝基苯	+
Heptanol	庚醇	—	Nitricacid	硝酸30%	+
Heptanone	庚酮	—	Nitricacid	硝酸70%	—
Heptane	庚烷	+	Ammoniumnitrate	硝酸铵	+
Sodiumsilicates	硅酸钠	+	Calciumnitrate	硝酸钙50%	+
Sillconeoil	硅油	+	Mercurynitrate	硝酸汞	+

化学试剂		EM	化学试剂		EM
Decane	癸烷	+	Potassiumnitrate	硝酸钾50%	+
Fructose	果糖	+	Aluminiumnitrate	硝酸铝	+
Hydrogenperoxide	过氧化氢50%	+	Magnesiumnitrate	硝酸镁	+
Cyclohexane	环己烷	+	Sodiumnitrate	硝酸钠	+
Cyclohexanole	环己醇	+	Nickelnitrate	硝酸镍	+
Cyclohexanone	环己酮	+	Ferric	硝酸亚铁	+
Cyclopentane	环戊烷	+	Silvernitrate	硝酸银	+
Propyleneoxide	环氧丙烷	+	Octane	辛烷	+
Adipicacid	己二酸	+	Bromine*	液溴	—
Toluene	甲苯	—	Bariumbromide	溴化钡	+
Methanol	甲醇	+	Calciumbromide	溴化钙	+
Cresoles	甲酚	+	Potassiumbromide	溴化钾	+
Methylpropylketone	甲基丙基(甲)酮	+	Zinkbromide	溴化锌	+
Butylmethylether	甲基叔丁基醚	+		醚剂	+
Formaldehyde	甲醛40%	+	Batteryacids	蓄电池酸液	+
Methylformate	甲酸甲酯	—	Sulfurousacids	亚硫酸	+
Methylethyketone	甲乙酮	+	Potassiumsulfite	亚硫酸钾	+
Potashye	钾碱液	+	Sodiumsulfite	亚硫酸钠	+
Sodiumdisulfate	焦硫酸钠	+	Calciumbisulfite	亚硫酸氢钙	+
Tartaricacid	酒石酸	+	Sodiumnitrite	亚硝酸钠	+
Ascorbicacids	抗坏血酸	+	Hydrochloricacid	盐酸37%	+
Bitteralmondoil	苦杏仁油	+	Ethylbenzene	乙苯	—
Pathalicacid	邻苯二甲酸	+	Alhocolics	乙醇	+
Dibutylphthalate	邻苯二甲酸二丁酯	+	Ethylenediamin	乙二胺四乙酸	+
Phosphoricacid	磷酸85%	+	EDTA	乙二胺四乙酸四钠	+
Sodiumphosphate	磷酸钠	+	Ethylene glycol	乙二醇	+
Potassiumthiosulfate	硫代硫酸钾	+	Hexylalcohol	乙基己醇	+
Sodiumthiosulfate	硫代硫酸钠	+	Acetonitrile	乙腈	+
Ammoniumsulfide	硫化铵	+	Acetaldehyde	乙醛	+
Bariumsulfide	硫化钡	+	Aceticacid	乙酸	+
Potassiumsulfide	硫化钾	+	Calciumacetate	乙酸钙	+
Sodiumsulfide	硫化钠	+	Aceticanhydride	乙酸酐	+
Hydrogensulfide	硫化氢	+	Methylacetate	乙酸甲酯	+
Sulfuricacid	硫酸60%	+	Potassiumacetate	乙酸钾	+
Sulfuricacid	硫酸98%	—	Sodiumacetate	乙酸钠	+
Ammoniumsulfate	硫酸铵	+	Allylacetate	乙酸烯丙酯	+
Potassiumsulfate	硫酸钾	+	Ethylacetate	乙酸乙酯	+
Aluminiumsulfate	硫酸铝	+	Isopropylacetate	乙酸异丙酯	+
Potassiumaluminiumsulfate	硫酸铝钾	+	Chloroethane	乙烷	—
Magnesiumsulfate	硫酸镁	+	Acetamide	乙酰胺	+
Sodiumsulfate	硫酸钠	+	Acetylchloride	乙酰氯	+
Nickelsulfate	硫酸镍	+	Acetylsalicylicacid	乙酰水杨酸	+
Zinksulfate	硫酸锌	+	Formicacid	蚁酸	+
Ferric/Ferrousulfates	硫酸亚铁	+	Isopropylether	异丙醇	+
Chlorobenzene	氯苯	—	Propylalcohol2	异丙醇	+
Chloroform	氯仿100%	—	Isobutanol	异丁醇	+
Ammoniumchloride	氯化铵	+	Allylthiocyanate	异硫代氰酸烯丙酯	—
Bariumchloride	氯化钡	+	Isoamylalcohol	异戊醇	+
Benzylchloride	氯化苄100%	—	Isooctane	异辛烷	+
Calciumchloride	氯化钙	+	Propylalcohol	正丙醇	+
Mercurychloride	氯化汞	+	Hexane	正己烷	+
Potassiumchloride	氯化钾	+	Potassiumdichromate	重铬酸钾	+

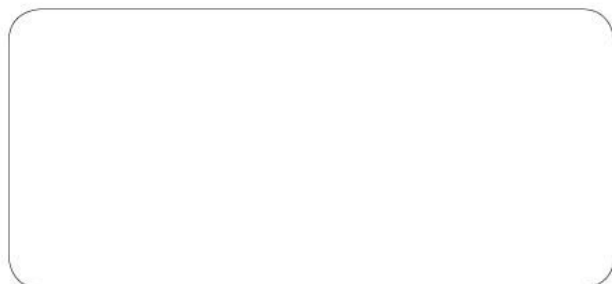

德国Hirschmann (中国) 技术服务中心

北京市朝阳区朝阳路69号

电话: 010-85781220/85781221

传真: 010-85781220

E-mail: MKPR@hirschmannlab.com.cn

www.hirschmannlab.com.cn

(版权所有)

